

公众号



B站



小红书



视频号



Swiss Affinibody LifeScience AG

网址: www.affinibody.com

邮箱: info@affinibody.com

电话: +41(0)763290285 +86 13120444153





彩色预染marker


Prestained Protein Marker

Catalog # AFM-101 / AFM102

使用说明书

01 产品概述

彩色蛋白预染Marker AFM-101由10 kDa~180 kDa范围内的10种预染蛋白质组成。AFM-102由8kDa~270kDa范围内的11种预染蛋白质组成。本产品能实时观察蛋白质电泳状态并清晰地判断目标蛋白的分子量。SDS-PAGE电泳后转移到PVDF膜(或NC膜)上可见清晰的彩色条带，进而监测WesternBlot实验中的转膜效率。

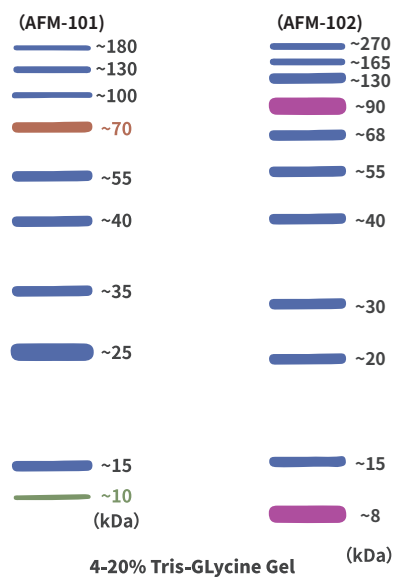

02 产品内容

名称	货号	规格
彩色预染Marker（10-180KD）	AFM-101	2×250ul
彩色预染Marker（8-270KD）	AFM-102	2×250ul

03 产品特点

- ◆ 条带清晰 —— 条带分布合理，色彩明亮，易于观察
- ◆ 性质稳定 —— 保质期久，最大反复冻融次数为50次
- ◆ 高性价比 —— 与其他同类产品相比，性价比极高

04 储存条件

-20℃储存，冰袋运输，有效期2年。经常使用可在4℃稳定存放3个月，反复冻融50次。

05 注意事项

1. 使用新的枪头吸取蛋白Marker，不可使用沾染电泳缓冲液的枪头直接吸取本品，防止污染。
2. 使用结束，盖上管盖，放回-20℃储存，防止蛋白Marker降解。