



# TBS/Tween (10X) 缓冲液

TBST Buffer (10X)

Catalog # AFTB-1000

## 使用说明书

目录 Contents

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 01 产品概述 | ..... | 02 |
| 02 产品组分 | ..... | 02 |
| 03 产品特点 | ..... | 02 |
| 04 储存条件 | ..... | 02 |
| 05 使用流程 | ..... | 02 |
| 06 注意事项 | ..... | 02 |

## 01 产品概述

本品为10倍浓缩TBS缓冲液。用于Western Blot 中蛋白印迹膜清洗是常用生化试剂。适用于Western blot (WB)、免疫荧光 (IF)、免疫组化 (IHC) 及免疫细胞化学 (ICC) 等实验。可以用于封闭液配制，一抗/二抗稀释，抗体孵育后洗涤，通过有效封闭和洗涤，可显著降低背景信号，提高实验信噪比。

## 02 产品组分

| 货号        | 组分                  | 规格      |
|-----------|---------------------|---------|
| AFTB-1000 | TBS/Tween (10X) 缓冲液 | 1000 mL |

## 03 产品特点

- 💎 操作方便 —— 10X 稀释更方便；
- 💎 超高性价比 —— 是目前市场上性价比非常高的常用缓冲液；

## 04 储存条件

本品常温存放。  
配制成TBSw(1X)后，宜4℃保存，在一周内用完。

## 05 使用流程

本品直接稀释使用，需用蒸馏水或去离子水按1:9比例稀释为1X工作液（如10mL浓缩液+90mL 去离子水）。

## 06 注意事项

1. 本产品用于专业人员的科学研究，不得用于临床诊断、治疗、食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



**Swiss Affinibody LifeScience AG**

网址: [www.affinibody.com](http://www.affinibody.com)

邮箱: [info@affinibody.com](mailto:info@affinibody.com)

电话: +41(0)763290285 +86 13296581262